

Rely+On™ Virkon™


Breitband-Viruzid-
Desinfektionsmittel

Wie eine Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösung hergestellt und angewendet wird.

Zubereitung einer 500ml 1:100 Desinfektionslösung mit Rely+On™ Virkon™ 5g-Tabletten


SCHRITT 1

Legen Sie vor der Zubereitung und Verwendung von Desinfektionslösungen geeignete Schutzbekleidung an

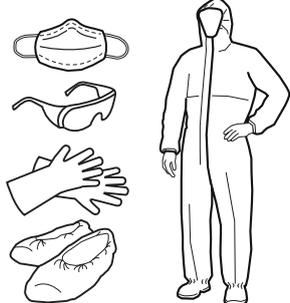

SCHRITT 2

Füllen Sie eine 500 ml Sprühflasche mit lauwarmen Wasser

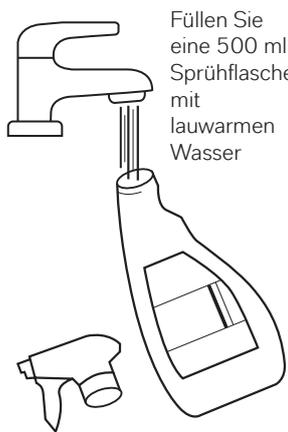


SCHRITT 3

Fügen Sie 1 x 5g Rely+On™ Virkon™-Tablette hinzu und warten Sie, bis sie sich vollkommen aufgelöst hat.



SCHRITT 4


Das Desinfektionsmittel Rely+On™ Virkon™ ist jetzt einsatzbereit

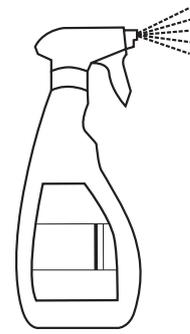

Zubereitung einer 500ml 1:100 Desinfektionslösung mit Rely+On™ Virkon™ Pulverkonzentrat

SCHRITT 1

Legen Sie vor der Zubereitung und Verwendung von Desinfektionslösungen geeignete Schutzbekleidung an

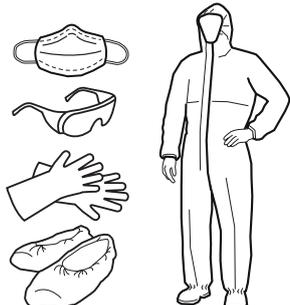

SCHRITT 2

Füllen Sie eine 500 ml Sprühflasche mit lauwarmen Wasser



SCHRITT 3

Wiegen Sie 5g Rely+On™ Virkon™ Pulverkonzentrat ab



SCHRITT 4

Geben Sie die 5 g Pulverkonzentrat in die Flasche und warten Sie, bis es sich vollständig aufgelöst hat



Auftragen der Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösung über eine Pumpsprühflasche


SCHRITT 1

Sprühen Sie Rely+On™ Virkon™ Lösung auf die zu desinfizierende Oberfläche



SCHRITT 2

Warten Sie mindestens 10 Minuten†

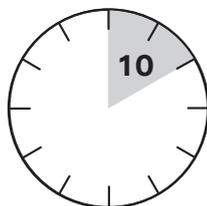


SCHRITT 3

Besprühen Sie alle Oberflächen, auf die das Desinfektionsmittel aufgetragen wurde, mit frischem, sauberem Wasser



SCHRITT 4

Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen Tuch trocken

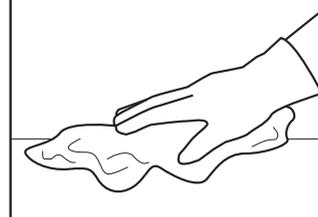


† 1 Minute zur Kontrolle des SARS-COV-2-Virus

Zubereitung von einer Desinfektionslösung im Verhältnis 1:100 mit Rely+On™ Virkon™ Pulverkonzentrat


SCHRITT 1

Legen Sie vor der Zubereitung und Verwendung von Desinfektionslösungen geeignete Schutzbekleidung an

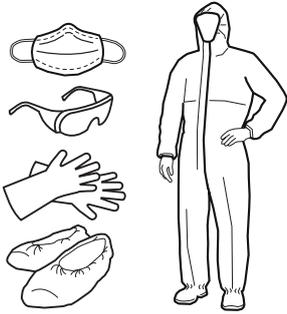


SCHRITT 2

Füllen Sie einen geeigneten Behälter mit der benötigten Menge lauwarmen Wassers (z.B. 5 Liter)

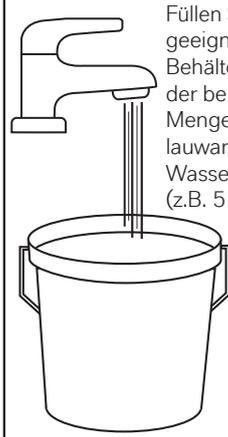


SCHRITT 3

Wiegen Sie pro Liter Wasser 10 g Rely+On™ Virkon™ Pulverkonzentrat ab

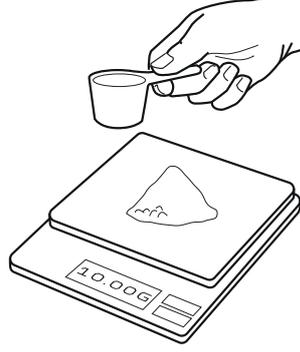

SCHRITT 4

Geben Sie das abgewogene Rely+On™ Virkon™ -Pulver in das Wasser und rühren Sie, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Die Desinfektionslösung ist nun einsatzbereit

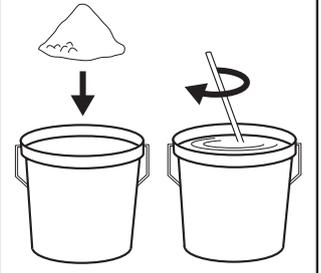

Anwendung von Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösungen


SCHRITT 1

Um große Fußbodenflächen zu desinfizieren, tragen Sie Rely+On™ Virkon™ mit Wischmopp und Eimer auf




SCHRITT 2

Verwenden Sie zur Desinfektion von Wänden, Türen und anderen großen Oberflächen einen Schwamm oder ein Tuch, um die Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösung aufzutragen

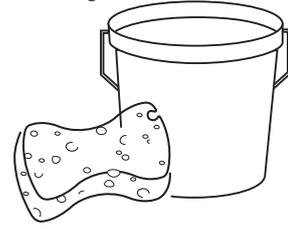

SCHRITT 3

Warten Sie mindestens 10 Minuten†

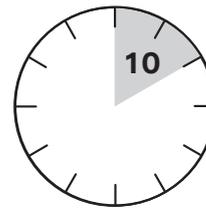

SCHRITT 4

Spülen Sie anschließend alle Oberflächen mit sauberem Wasser ab, sofern Sie Bedenken zur Materialverträglichkeit haben



† 1 Minute zur Kontrolle des SARS-COV-2-Virus

* Nicht für die Desinfektion von Medizingeräten anwenden.

** Anwender sollten vor der Verwendung stets die Verträglichkeit mit empfindlichen Materialien prüfen. Nicht auf weichen Metallen wie Messing oder Kupfer verwenden. Nicht empfohlen für die Verwendung auf weichen Einrichtungsgegenständen, Textilien oder Teppichen.

Die angegebenen Verwendungen und registrierten Bezeichnungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Bitte setzen Sie sich mit LANXESS in Verbindung, um die länderspezifisch genehmigten Verwendungen zu überprüfen.

Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor der Verwendung stets das Etikett und die Produktinformation.

LANXESS

Engerizing Chemistry

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk CO10 2XD,
United Kingdom

Tel: +44(0)1787 377305
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com

©2020 LANXESS. Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ und das LANXESS-Logo sind eingetragene Warenzeichen der LANXESS Deutschland GmbH oder mit ihr verbundener Unternehmen. Alle Warenzeichen sind in zahlreichen Ländern weltweit eingetragen.